

组织 DNA 保存液

【产品名称】

通用名称: 组织 DNA 保存液

英文名称: DNASafer Tissue Reagent

【包装规格】

描述	型号	规格
组织 DNA 保存液 DNASafer Tissue Reagent	R4810-01	50 ml
	R4810-02	250 ml
	R4810-03	1000 ml
	R4810-04	5000 ml

【预期用途】

用于样本的转运和保存。

【主要组成成分】

本产品主要分成硫酸铵和 Tris、EDTA 等。

【储存条件及有效期】

常温 5-25°C, 有效期 18 个月。

【样本保存条件】

1、适用样本类型: 拭子、唾液、血液、组织匀浆液等液体;

2、样本的保存和运送:

- 液体样品: 取 1 倍体积的液体样品, 加入 4 倍体积的 DNASafer Tissue Reagent, 颠倒混匀 30~50 次。室温保存 30~60 天, DNA 不降解。
- 组织样品: 按组织块剪切成黄豆粒大小, 转移至合适的离心管, 加入 10 倍体积, 颠倒混匀即可。室温保存 30~60 天, DNA 不降解。

【注意事项】

1. 本试剂用于体外检测之用, 不可用于人体或动物内服外用。若吞食可导致严重事件; 对眼睛和皮肤有一定的刺激性, 若不慎溅入眼睛即用清水冲洗。使用时应当保持通风。
2. 本品为透明、无沉淀液体。

